

PID: 7031000000

UID: 040-08-1-7031000000-0

Ostatnia aktualizacja: 28.01.2022 13:55

by **biogenet**

DLAB

PIPETOR STRZYKAWKOWY STEPMATE STEPPER

INNE ZDJĘCIA



OPIS OGÓLNY

Pipetor strzykawkowy **StepMate Stepper** jest powszechnym urządzeniem znajdującym zastosowanie w diagnostyce, biologii molekularnej i wielu innych dziedzinach. Pipetor strzykawkowy przeznaczony jest do bezproblemowego i niezawodnego dozowania cieczy, zwłaszcza o wysokiej lepkości, dużej gęstości i wysokim ciśnieniu. Dozowanie 48-stopniowe zapewnia większą dokładność i użyteczność urządzenia.

Właściwości:

- lekki i ergonomiczny,
- obsługa jedną ręką,
- skalibrowany fabrycznie,
- zakres dozowania od 1 μ L do 5 mL,
- bezobsługowy,
- wyposażony w dźwignię do mocowania strzykawek,
- pracuje z siedmioma wielkościami polipropylenowych strzykawek od 0,5 mL do 50 mL,

- wykonany z wysokiej jakości materiałów (cylinder: PP, tłok: PE-HD).

Wybór objętości dozowania:

- znajdź wymaganą objętość dozowania,
- użyj regulowanego kółka, aby ustawić wymaganą objętość,
- wybierz i zamontuj odpowiednią strzykawkę,
- potwierdź maksymalną ilość kroków dozowania.

MODELE

- pipetor strzykawkowy **StepMate Stepper**; nr kat.: 7031000000

CERTYFIKATY

CE

SPECYFIKACJA

wybór ustawienia	1	2	3	4	5		
liczba kroków	48	23	15	11	8		
objętość strzykawki	objętość próbki					A	P
0,05 mL	1 µL	2 µL	3 µL	4 µL	5 µL	± 2,5 %	≤ 5,0 %
0,50 mL	10 µL	20 µL	30 µL	40µL	50 µL	± 0,8 %	≤ 0,7 %
1,25 mL	25 µL	50 µL	75 µL	100 µL	125 µL	± 0,8 %	≤ 0,5 %
2,50 mL	50 µL	100 µL	150 µL	200 µL	250 µL	± 0,8 %	≤ 0,4 %
5,00 mL	100 µL	200 µL	300 µL	400 µL	500 µL	± 0,4 %	≤ 0,3 %
12,50 mL	250 µL	500 µL	750 µL	1000 µL	1250 µL	± 0,3 %	≤ 0,3 %
25,00 mL	500 µL	1000 µL	1500 µL	2000 µL	2500 µL	± 0,2 %	≤ 0,3 %
50,00 mL	1000 µL	2000 µL	3000 µL	4000 µL	5000 µL	± 0,2 %	≤ 0,2 %

Uwaga: Pierwsze i ostatnie dozowanie powinno być ominięte lub odpipetowane do pojemnika zbiorczego.

[Link do pliku źródłowego](#)



BIOGENET
ul. Parkingowa 1,
05-420 Józefów k./Otwocka

SPRZEDAŻ:
tel. 22 463 80 40 do 45, fax: 22 417 31 98,
biogenet@biogenet.pl

SERWIS:
tel. 22 463 80 47 do 49,
serwis@biogenet.pl