

PIPETY AUTOMATYCZNE JEDNOKANAŁOWE ZMIENNOPOJEMNOŚCIOWE MICROPETTE PLUS



OPIS OGÓLNY

Wszystkie pipety **firmy DLAB** zostały przetestowane zgodnie z normami ISO8655-2:2002, posiadają certyfikaty kalibracji. Kontrola jakości polega na przeprowadzeniu testów grawimetrycznych każdej pipety przy użyciu wody destylowanej o temp. 22°C.

Pipety **MicroPette Plus** są w pełni autoklawowalne w temp. 121°C, 1 atmosfera przez 20 minut. Mogą być autoklawowane bez specjalnego wcześniejszego przygotowania. Po procesie sterylizacji pipety muszą zostać schłodzone i pozostawione do wyschnięcia na 12 godzin. Zaleca się sprawdzenie działania pipety po każdym autoklawowaniu, jak również nasmarowanie tłoka i uszczelki pipety po każdym dziesiątym procesie sterylizacji.

Właściwości:

- w całości autoklawowalna,
- lekka, ergonomiczna,
- cyfrowy wyświetlacz,
- dostępne w zakresie 0,1 µL do 1000 µL,
- łatwa w kalibracji i konserwacji,
- konstrukcja pozwala redukować zmęczenie, dyskomfort oraz urazy w trakcie pracy,
- kalibrowanie zgodne z ISO8655. Każda pipeta dostarczana jest wraz z certyfikatem kontrolnym,
- wykonana z innowacyjnych materiałów.

MODELE

- **MicroPette Plus** o pojemności 0,1-2,5 µL; nr kat.: 7030301001
- **MicroPette Plus** o pojemności 0,5-10 µL; nr kat.: 7030301004
- **MicroPette Plus** o pojemności 2-20 µL; nr kat.: 7030301005
- **MicroPette Plus** o pojemności 5-50 µL; nr kat.: 7030301006
- **MicroPette Plus** o pojemności 20-200 µL; nr kat.: 7030301009
- **MicroPette Plus** o pojemności 100-1000 µL; nr kat.: 7030301014

CERTYFIKATY

CE, ISO8655

SPECYFIKACJA

Zakres objętości	Przyrost dozowania	Testowana pojemność	Dokładność		Precyzja	
			[%]	[µL]	[%]	[µL]
0,1-2,5 µL	0,05 µL	2,5 µL	2,50	0,0625	2,00	0,05
		1,25 µL	3,00	0,0375	3,00	0,0375
		0,25 µL	12,00	0,03	6,00	0,015
0,5-10 µL	0,1 µL	10 µL	1,00	0,1	0,80	0,08
		5 µL	1,50	0,075	1,50	0,075
		1 µL	2,50	0,025	1,50	0,015
2-20 µL	0,5 µL	20 µL	0,90	0,18	0,40	0,08
		10 µL	1,20	0,12	1,00	0,1
		2 µL	3,00	0,06	2,00	0,04
5-50 µL	0,5 µL	50 µL	0,60	0,3	0,30	0,15
		25 µL	0,90	0,225	0,60	0,15
		5 µL	2,00	0,1	2,00	0,1
10-100 µL	1 µL	100 µL	0,80	0,8	0,15	0,15
		50 µL	1,00	0,5	0,40	0,2
		10 µL	3,00	0,3	1,50	0,15
20-200 µL	1 µL	200 µL	0,60	1,2	0,15	0,3
		100 µL	0,80	0,8	0,30	0,3
		20 µL	3,00	0,6	1,00	0,2
100-1000 µL	5 µL	1000 µL	0,60	6	0,20	2
		500 µL	0,70	3,5	0,25	1,25
		100 µL	2,00	2	0,70	0,7

WYPOSAŻENIE OPCJONALNE

- statywy.

[Link do pliku źródłowego](#)



BIOGENET
ul. Parkingowa 1,
05-420 Józefów k./Otwocka

SPRZEDAŻ:
tel. 22 463 80 40 do 45, fax: 22 417 31 98,
biogenet@biogenet.pl

SERWIS:
tel. 22 463 80 47 do 49,
serwis@biogenet.pl